




特集

# 分析結果の信頼性を高めるバイアル

あらゆる分析系で、確かな分析値を  
~ keep the TRUTH ~

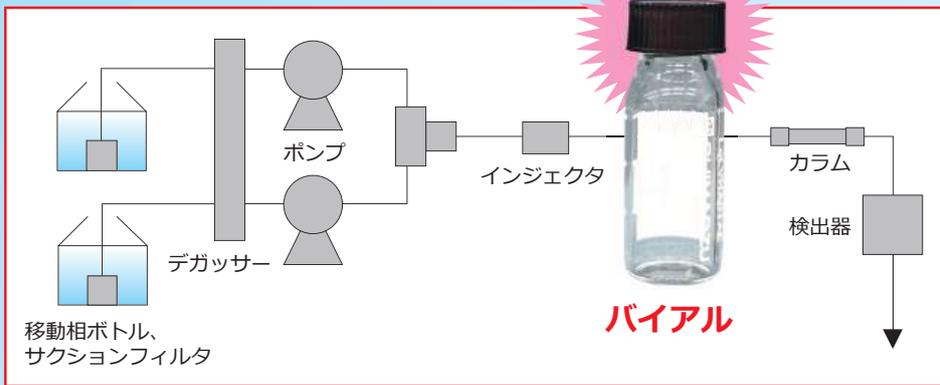


再現性悪化の原因は、お手持ちのバイアル内での

## ① pH上昇、② サンプル分解、③ サンプル吸着

かもしれません。



### ① サンプル溶媒の pH 変動

分析対象化合物がサンプル溶媒中で非解離であっても、サンプル溶媒の pH が変動することで分解が促進されたり、溶解性が変化する可能性があります。

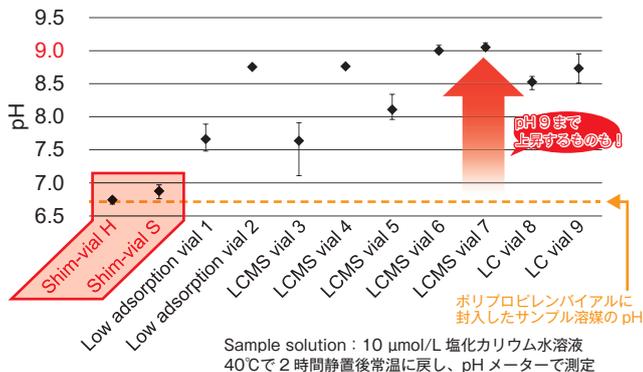

### ② サンプルの分解

バイアル由来のアルカリがサンプル溶媒の pH を上昇させることで、エステル部の加水分解が促進され、対象化合物の定量結果に影響を及ぼすケースがあります。

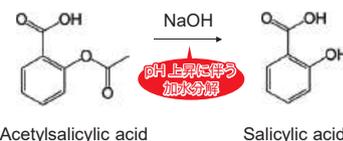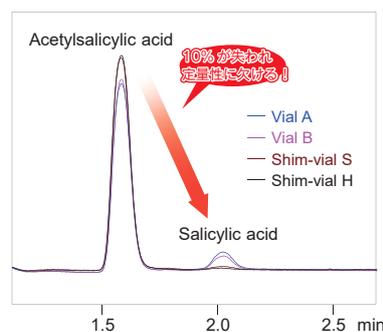

Column : Shim-pack Scepter C18-120 (100mm L. x 2.1mm I.D., 1.9 μm)  
 Mobile Phase : 0.1 % Formic acid in water/ Acetonitrile = 65 / 35  
 Flow Rate : 0.4 mL/min  
 Column Temp. : 35 °C  
 Injection Vol. : 3 μL  
 Detection : UV 275 nm  
 Sample : 10 mg/L Acetylsalicylic acid in Acetonitrile


ところで…、ご使用中の“不活性化バイアル”はお客様のサンプルに合っていますか？

### シラン化処理※ガラスバイアルの課題

※市販されている不活性化バイアルに多い不活性化処理

★シラン化処理剤による疎水的吸着が発生する。

疎水性が大きく上がることで、疎水的吸着が発生します。高極性塩基性化合物の吸着は抑制されるものの、疎水性の高い化合物の吸着が増大してしまいます。つまり、疎水性の高い化合物が吸着してしまうため逆相クロマトグラフィーで分析される化合物にとってはリスクになります。

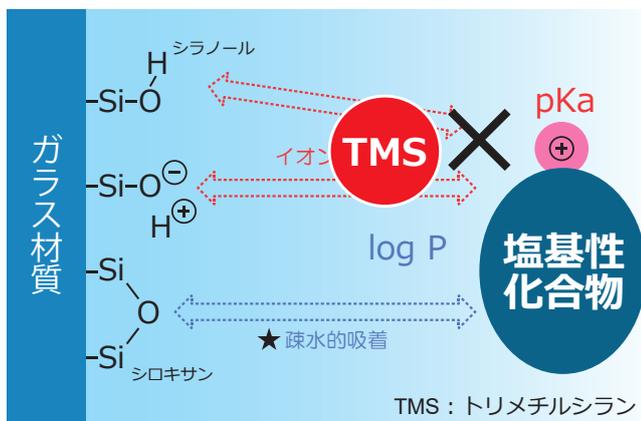

次ページへ GO!!

詳細はバイアルセミナー(30分)でご聴講いただけます！

- ・塩基性化合物の吸着はなぜ起こる？
- ・バイアル表面のアルカリ金属の影響は？
- ・シラン化処理バイアルは本当に低吸着？



バイアルセミナー 転ばぬ先のバイアル！

## LC、LC/MS 分析結果の信頼性を高める **バイアル選択の基礎知識**

参加無料 | セミナー開催ディスカウントクーポンあり (Shim-vial H/S どちらもお得に！)

### 参加者さまの声



これまでは (LC、LC/MS 分析で起こる) 問題の原因をバイアルに求めたことがなかった。  
改めて、現在使用中のバイアルと比較してみたいと思う。

「目からウロコ！」

### お申し込み・お問い合わせ

オンライン (Webinar) または 対面 形式での実施となります。

お問い合わせ先：株式会社島津ジーエルシー 営業課 sl@glc.shimadzu.co.jp

### スケジュール・講演要旨

■講演 (30分) ご希望に応じて調整可能です！

本講演ではバイアルが分析結果に与える影響とその仕組みを解説するとともに、独自の洗浄処理によって吸着や溶出といった諸問題を解決する Shim-vial S/H をご紹介します。

また、シラン化処理 (不活性化処理) バイアルは本当に不活性なのか？についてもご説明いたします。

■質疑応答

Made in Japan!

## Shim-vial シリーズ (品質証明書付き)

### Shim-vial S glass

- ◎ ppb ~ ppm オーダーの高感度分析にも
- ◎ 島津のファーストチョイスバイアル

### Shim-vial H glass

- ◎ ppt オーダーの高感度分析に (LC-MS)



## キャンペン W アニバーサリーキャンペーン【第2弾】

今なら Shim-vial S glass が大変お買い得です！

シリーズ	容量	セプト材材質	スリット	ガラス色	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
Shim-vial S glass							
S	1.5 mL	PTFE/Silicone	無し	透明	227-34500-51	¥10,000	¥7,000
				褐色	227-34500-53	¥10,000	¥7,000
		有り	透明	227-34500-52	¥10,000	¥7,000	
			褐色	227-34500-54	¥10,000	¥7,000	
	Silicone	無し	透明	227-34500-55	¥10,000	¥7,000	
Shim-vial H glass							
H	0.15 mL	PTFE/Silicone	無し	透明	227-34500-11	¥20,000	キャンペーン対象外
				褐色	227-34500-13	¥20,000	
			有り	透明	227-34500-12	¥20,000	
				褐色	227-34500-14	¥20,000	
	1.5 mL	PTFE/Silicone	無し	透明	227-34500-01	¥15,000	
				褐色	227-34500-03	¥15,000	
			有り	透明	227-34500-02	¥15,000	
				褐色	227-34500-04	¥15,000	
Silicone	無し	透明	227-34500-05	¥15,000			

#### キャンペーン期間

2025年7月1日(火) から  
2025年9月30日(火) まで

#### キャンペーン対象製品

Shim-vial S glass (全5品目)

\*Shim-vial H glass は対象外です。

#### キャンペーン内容

希望小売価格より 30%OFF

#### キャンペーンコード

150ANV

\*ご注文の際は、上記コードをご明示のうえご注文ください。  
ご明示の無い場合はキャンペーン価格が適用されませんので  
ご注意ください。


#### ご注意

P.4以降のキャンペーンとキャンペーンコードが  
異なりますのでご注意ください。

特集


# 分析結果の信頼性を高めるカラム

あらゆる分析系で、確かな分析値を  
~ keep the TRUTH ~

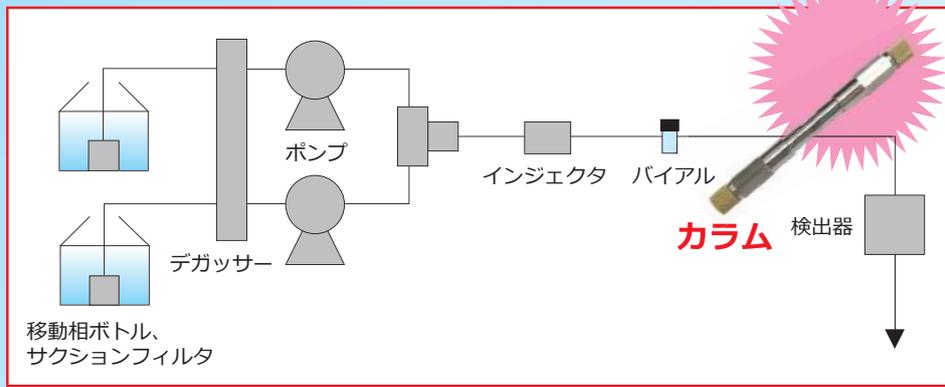

## カラムで発生するサンプル吸着をご存知ですか？

### ① 充填剤への塩基性化合物の吸着

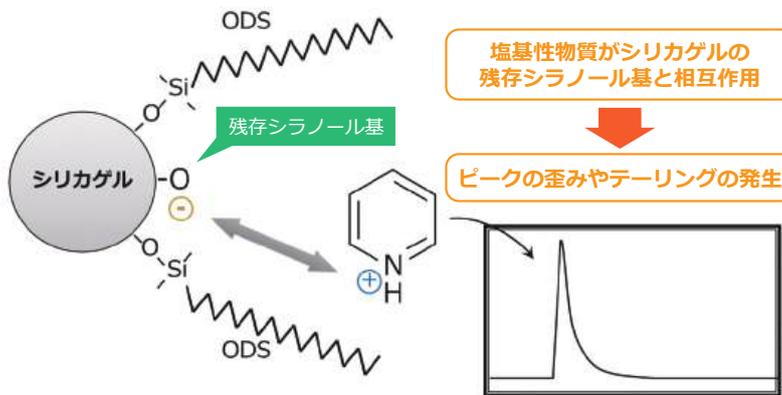


※残存シラノール基：シリカゲルに固定相官能基を化学結合させる際、未反応で残ったシラノール基

このような場合にオススメのカラム

- ① Shim-pack Arata
- ② Shim-pack Scepter など




### 吸着を引き起こしやすい化合物例

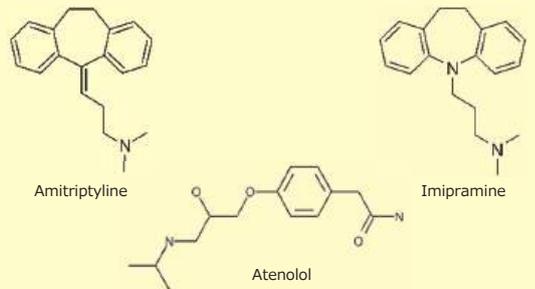

特に、2級アミンには注意が必要です。


### ② カラムボディー(フリット)への金属吸着

- ・HPLC カラムの多くはカラムボディーやフリットが SUS でできているため、
- ・金属吸着するような成分を分析すると、カラム内の金属と相互作用することでピークがテーリングする場合があります。

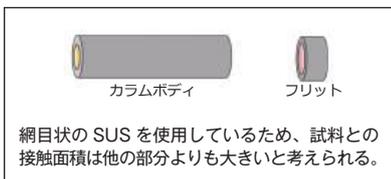

このような場合にオススメのカラム

- ① Mastor 2
- ② Shim-pack Scepter (メタルフリー) など

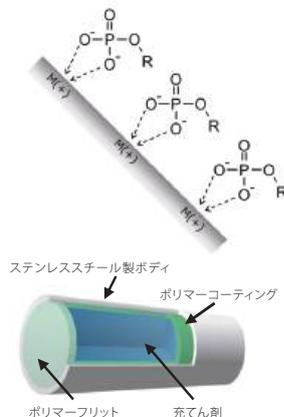

### 吸着を引き起こしやすい化合物例



-COOH、-NH<sub>2</sub>、リン酸基、-C=O、-OH 等が隣接する位置に存在する化合物やピリジン骨格を持つものは、金属とのキレート結合を形成します。

次ページへ GO!!

カラム (一部シリーズ) がキャンペーン価格で大変お得に!

キャンペーン対象

全多孔性カラム

アラタ Shim-pack Arata

アラタ

- ◎特に不活性度の高いカラム
- ◎希薄有機酸移動相 (0.1% ギ酸移動相) 条件でも塩基性化合物および酸性化合物の卓越したピーク形状
- ◎迅速なカラムの平衡化 (希薄酸移動相: ギ酸 & リン酸)

主要サイズ一例

(一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます)

粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
5.0 μm	2.0 mm	50 mm	227-32803-01	¥65,500	¥52,400
		100 mm	227-32803-03	¥67,500	¥54,000
		150 mm	227-32803-04	¥68,500	¥54,800
	3.0 mm	50 mm	227-32804-01	¥66,000	¥52,800
		100 mm	227-32804-03	¥68,000	¥54,400
		150 mm	227-32804-04	¥69,000	¥55,200
4.6 mm	50 mm	227-32805-01	¥66,500	¥53,200	
	100 mm	227-32805-03	¥68,500	¥54,800	
	150 mm	227-32805-04	¥69,500	¥55,600	
		250 mm	227-32805-05	¥72,000	¥57,600

今がお得!!

キャンペーン利用なら  
対象製品が希望小売価格から

**20%OFF**

※Validation kit は対象外です。

キャンペーン概要

■キャンペーン期間

2025年7月1日(火)から  
2025年9月30日(火)まで

■キャンペーンコード

**CAMP**

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。  
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。



キャンペーン対象

全多孔性カラム(メタルフリー)

マストロ Mastro2

マストロ

- ◎PEEK 管を固定した SUS 製ボディ採用で不活性と高耐圧を両立
- ◎リン酸基含有化合物等の金属キレート性のある化合物に対してテーリングや吸着を抑制
- ◎塩やキレート剤を添加することなく質量分析計でも使用することが可能

主要サイズ一例

(一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます)

粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
5.0 μm	2.0 mm	50 mm	370-01007-44	¥71,000	¥56,800
		100 mm	370-01007-64	¥73,000	¥58,400
		150 mm	370-01007-84	¥77,000	¥61,600

今がお得!!

キャンペーン利用なら  
対象製品が希望小売価格から

**20%OFF**

※Shim-pack Scepter (メタルフリー) は対象外です。

Shim-pack  
お役立ちコンテンツ  
Information

・ガードカラム対応表

ご使用の Shim-pack シリーズカラムに対応するガードカラムが簡単に見つけられます！  
島津ジーエルシーウェブサイト内の Shim-pack 製品ページにて公開中！

現在、Shim-pack G シリーズ、Scepter シリーズ、Velox シリーズ、NovaCore シリーズ、VP シリーズ、XR シリーズ、Bio シリーズをご用意。是非ご活用ください！

・消耗品簡易選定ツール

選択肢を辿るだけでご使用条件に応じたオスス M Shim-pack シリーズを選定できる「GLC Assist」は、悩ましいカラム選定の目安としてお役立ていただけます！

※選定結果は当社独自の参考条件に基づくものであり、あくまでも目安です。



キャンペーン対象

コアシェルカラム

Shim-pack Velox C18

ヴェロックス

- ◎豊富なラインナップにより幅広いアプリケーションや難しい分離で使用可能
- ◎分離と感度を向上し分析時間も短縮
- ◎高いロット間再現性

主要サイズ一例

(一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます)

粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
1.8 μm	2.1 mm	100 mm	227-32007-03	¥135,000	¥108,000
		150 mm	227-32007-04	¥135,000	¥108,000
		100 mm	227-32008-02	¥135,000	¥108,000
2.7 μm	2.1 mm	100 mm	227-32009-03	¥116,000	¥92,800
		150 mm	227-32009-04	¥127,000	¥101,600
	3.0 mm	100 mm	227-32010-03	¥120,000	¥96,000
		150 mm	227-32010-04	¥133,000	¥106,400
	4.6 mm	100 mm	227-32011-03	¥129,000	¥103,200
		150 mm	227-32011-04	¥146,000	¥116,800
5.0 μm	4.6 mm	100 mm	227-32012-02	¥118,000	¥94,400
		150 mm	227-32012-03	¥127,000	¥101,600
		250 mm	227-32012-04	¥151,000	¥120,800

今がお得!!

キャンペーン利用なら  
対象製品が希望小売価格から

**20%OFF**

※ガードカラム、特注カラムは対象外です。



新製品紹介

有機シリカハイブリッドコアシェルカラム

Shim-pack NovaCore C18-HB

ノヴァコア

- ◎有機シリカハイブリッド基材を採用したコアシェルカラムで pH 1 ~ 12 の幅広い pH で使用可能
- ◎充填剤粒子径 2.6 μm のカラムを用いた高速分離において圧力上昇を抑えつつシャープなピークを実現
- ◎汎用分析から高速分析ヘメソッド以降の際に分析挙動をそのままに高速化が可能

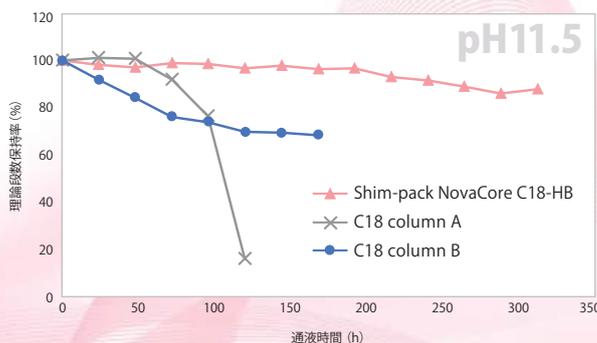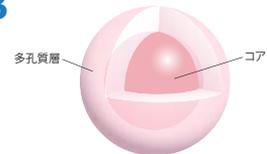

主要サイズ一例

注意: こちらのシリーズはキャンペーン対象外です。

粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)
1.7 μm	2.1 mm	100 mm	227-32901-05	¥155,000
		150 mm	227-32901-06	¥164,000
2.6 μm	2.1 mm	100 mm	227-32902-04	¥140,000
		150 mm	227-32902-05	¥149,000
	3.0 mm	100 mm	227-32902-08	¥140,000
		150 mm	227-32902-09	¥149,000
	4.6 mm	100 mm	227-32902-12	¥140,000
		150 mm	227-32902-13	¥149,000
250 mm	227-32902-14	¥213,000		
5.0 μm	4.6 mm	100 mm	227-32903-10	¥121,000
		150 mm	227-32903-11	¥140,000
		250 mm	227-32903-12	¥147,000

【アプリケーション】

移動相の pH を有効利用した逆相分析の選択性向上



キャンペーン対象 シリンジフィルタ『TORAST™ Disc』

- ◎使用溶媒やアプリケーションに合わせて5種類のメンブレン材質から選択可能
- ◎当社にて性能評価、ブリードの検証を実施
- ◎性能とコストパフォーマンスを両立

価格表 (一例: 直径 25 mm・孔径 0.45 μm・100 個入りの1箱あたりの価格)

メンブレン材質	入数	P/N	希望小売価格 (税抜) (1箱あたり)
親水性 PTFE	100	GLCTD-HPTFE2545	¥15,000
親水性混合セルロースエステル (MCE)		GLCTD-MCE2545	¥8,100
疎水性 PTFE ※水系サンプルは適液できません。		GLCTD-PTFE2545	¥14,000
NYLON		GLCTD-NY2545	¥9,800
ポリエーテルスルホン (PES)		GLCTD-PES2545	¥14,500

一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます。



薬品耐性一覧表は、こちらの二次元コードから

消耗品簡易選定ツール

GLC ASSIST


消耗品選定のための第一歩を手助けする

キャンペーン対象 移動相クリーニング機能付サククションフィルタ『GLC Suction Filter 3』

- ◎移動相由来のゴーストピークを除去できます
- ◎既存のサククションフィルタと交換するだけですぐに使えます (初回使用前のコンディショニングが基本的に不要)
- ◎連続分析中の移動相汚染対策になります

価格表 (1箱あたりの価格)

接続チューブ外径	充填剤	内容積	入数	P/N	希望小売価格 (税抜) (1箱あたり)
3.0 mm	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-01	¥16,000

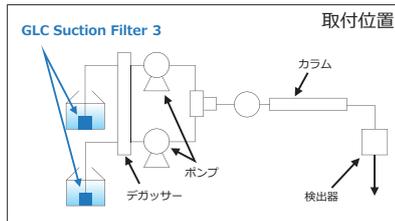

キャンペーン対象 PP 製小容量バイアル『TORAST™ PP Vial (Screw)』

- ◎LC/MS においてバイアル由来のブリードが少ない
- ◎エアかみが起こりにくい設計
- ◎島津 LC (SIL-40 シリーズ) を用いることで効率的に温度管理が可能
- ◎容量目盛り付き

価格表 (1箱 (バイアル、セパタム付キャップのセット) あたりの価格)

スリット	セパタム材質	キャップ色	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜) (1箱あたり)
無し	PTFE/シリコン	黒	300 μL	100	370-04050-01	¥6,900
有り	PTFE/シリコン	黒	300 μL	100	370-04050-02	¥6,900

キャップのみ、スクリュウタイプ以外の TORAST PP Vial はキャンペーン対象外です。



キャンペーン対象 イオンクロマトグラフ用 PP 製バイアル

- ◎PP バイアルとセパタム付きキャップがセット

価格表 (1箱あたりの価格)

バイアル材質	キャップ材質 / セパタム材質	スリット	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜) (1箱あたり)
透明ポリプロピレン	青色ポリプロピレン 白色シリコン / 青色 PTFE	有り	1.5 mL	100	GLC-IVS-100	¥13,500



キャンペーン対象 島津推奨ヘッドスペースバイアル

- ◎島津製作所の推奨バイアル
- ◎キャップはアルミ製プレッシャーリリースの他、スクリュウタイプやマグネット対応もラインナップ (※キャンペーン対象)
- ◎キットはバイアルとキャップのセット

価格表 (一例: 20mL 用・プレッシャーリリースタイプの 1箱あたりの価格)

構成品	バイアル材質	バイアル規格	キャップ材質	セパタム材質	入数	P/N	希望小売価格 (税抜) (1箱あたり)
クランプバイアルキット (バイアル+キャップ)	透明ガラス	22.5 mm x 75.5mm (丸底)	アルミニウム製 (8 mm 穴) (プレッシャーリリース) 最高使用温度: 200℃	青シリコン / 白 PTFE	100	227-34153-03	¥21,700
クランプバイアルのみ	透明ガラス	22.5 mm x 75.5mm (丸底)	—	—		227-34140-01	¥11,800
キャップのみ	—	—	アルミニウム製 (8 mm 穴) (プレッシャーリリース) 最高使用温度: 200℃	青シリコン / 白 PTFE		227-34145-01	¥11,900

一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます。

関連製品動画もご視聴いただけます!

YouTube



■キャンペーン期間

2025年7月 1日 (火) から  
2025年9月30日 (火) まで

■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。



キャンペーン対象 移動相用ボトル (DURAN® ネジロビン)

- ◎ネジロ規格: GL45
- ◎ポリプロピレン製 青キャップ付き
- ◎褐色ビンもラインナップ

ラボでの安全性をさらに高めるなら!

「ガラス保護コーティングボトル」をご存じですか?  
ガラスボトル表面が保護コーティングされているため、  
万が一の転倒や落下によるガラスの飛散防止に有用です!

価格表 (主要ラインナップ抜粋)

ガラス色	形状	容量	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
透明	円筒型	250 mL	501117	¥3,975
	円筒型	500 mL	501116	¥4,125
	円筒型	1,000 mL	501113	¥5,250
褐色	円筒型	250 mL	501121	¥13,500
	円筒型	500 mL	501120	¥14,250
	円筒型	1,000 mL	501119	¥16,500

ガラス色	形状	容量	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
透明	円筒型	250 mL	101994	¥7,500
	円筒型	500 mL	101995	¥8,250
	円筒型	1,000 mL	101996	¥10,875



今がお得!!  
キャンペーン利用なら  
対象製品が希望小売価格から  
**25%OFF**

移動相用セーフティキャップ スターターキット (GL45)

- ◎構成部品から揃える必要がなく導入に便利エアバルブ、スクリューキャップ、フィッティング、ブラインドプラグが付属
- ◎チューブ接続穴数を1~4または6個で選択可能
- ◎PFAS分析対応のキットもラインナップ

PFAS 分析対応!

キャンペーン価格表

ネジロ規格	チューブ接続穴数	P/N	キャンペーン価格 (税抜)	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
GL45	1	399200	¥54,750	399200-PP	¥54,750
GL45	2	399201	¥60,000	399201-PP	¥60,000
GL45	3	399202	¥66,000	399202-PP	¥66,000
GL45	4	399203	¥71,250	399203-PP	¥71,250



便利なリンク集

スレッド早見表



二次元コードからアクセスできます



薬品耐性表



二次元コードからアクセスできます



掲載品以外のラボセーフティグッズは島津ジーエルシーのウェブサイトでご確認いただけます!

廃液用コンテナセット

- ◎構成部品から揃える必要がなく導入に便利廃液用フィルタ、キャップ、コンテナ、フィッティング、ブラインドプラグ、チューブコネクタが付属
- ◎廃液用フィルタの活性炭の吸着性能アップ CTC 吸着 90% 以上、内部吸着表面積 1,500 m<sup>2</sup>/g
- ◎GL45 他、複数のネジロ規格のキットもラインナップ

キャンペーン価格表 (主要ラインナップ)

ネジロ規格	コンテナ材質	容量	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
GL45	PE-HD	5 L	307307	¥32,250
GL45	PE-HD	10 L	307310	¥31,500



もちろん付属品もお買い得!

交換品のご購入などに! (ご注意: 付属品は上記の移動相用ボトル、スターターキット、コンテナセットと割引率が異なります)

キャンペーン対象 移動相用交換エアバルブ

入数	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
1	317010	¥5,600
8	397008	¥39,200
10	397010	¥45,600
50	397050	¥192,000
100	397100	¥304,000

※定期的な交換を推奨します。



PFAS 分析対応!

入数	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
1	317010-PP	¥5,600
8	397008-PP	¥39,200
10	397010-PP	¥45,600

※定期的な交換を推奨します。



廃液用フィルタ

サイズ	交換時期	入数	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
S	3 ヶ月	1	410534	¥14,400
		4	490335	¥46,400
M	6 ヶ月	1	410535	¥20,800
		2	490336	¥36,800
L	12 ヶ月	1	407986	¥27,200
		2	490986	¥39,200

※定期的な交換を推奨します。



廃液用ロート (蓋付)

ネジロ規格	材質	P/N	キャンペーン価格 (税抜)
S65	PE-HD	318954	¥17,600
		318994	¥20,000



他にも、ネジロ規格の異なる製品やサイズや用途に合わせたフィッティングやコネクタを豊富にラインナップ! 詳しくは弊社へお問い合わせください!

■キャンペーン期間

2025年7月 1日 (火) から  
2025年9月30日 (火) まで

■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。


■キャンペーンページ

こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。



キャンペーン対象 島津 GC 注入口インサート

- ◎ インサートの形状やウール量、ウール充填位置を最適化
- ◎ 安定的な試料気化を実現し、再現性良く水溶媒分析が可能

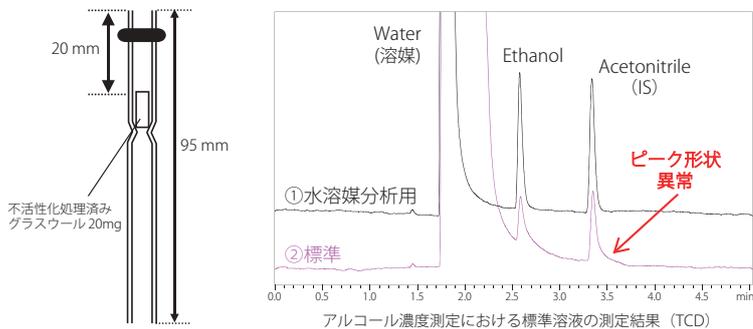

今がお得!!  
キャンペーン利用なら  
対象製品が希望小売価格から  
**30%OFF**



※キャンペーン対象は掲載品のみです。

長さ	外径	内径	容量	ウール量	表面処理	耐熱温度	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
95 mm	5.0 mm	3.4 mm	863 μL	20 mg	不活性化処理	400℃	227-35015-01	¥28,500	¥19,950

■キャンペーン期間

2025年7月 1日(火) から  
2025年9月30日(火)まで

■キャンペーンコード

**CAMP**

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。  
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。

■キャンペーンページ


こちらの二次元コードからキャンペーンページにアクセス可能です。



関連製品

インサートリムーバルツール

◎ ガラスインサートを GC 装置からシンプルかつ効率的に取り外すことができます。

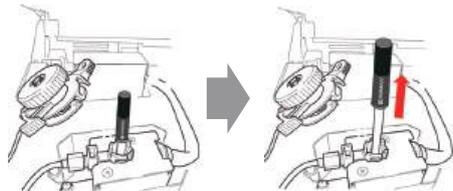

品名	P/N	入数	希望小売価格 (税抜)
インサートリムーバルツール	227-35032-01	1	¥14,500

注意: こちらの関連製品はキャンペーン非対象です。

ウール充填キット

◎ インサートにウールを充填するためのキットです。ウール上端面の平面度を高め、再現性が向上します。



品名	P/N	入数	希望小売価格 (税抜)
ガラスインサート用ウール充填キット	227-35030-01	1	¥10,500

注意: こちらの関連製品はキャンペーン非対象です。

GLC にはユニークなコンテンツがいっぱい!

関連製品動画もご視聴いただけます!

YouTube



消耗品簡易選定ツール

GLC ASSIST  
消耗品選定のはじめの一歩を手助けする



販売開始前新製品の情報解禁!

島津ジーエルシーの移動相クリーニング機能付きサククションフィルタ「GLC Suction Filter 3」に新たに 1/8 inch 外径チューブ用のラインナップを追加します!  
製品販売価格、販売開始日につきましては島津ジーエルシーウェブサイトにてお知らせいたします。

接続チューブ外径	充填剤	内容積	入数
1/8 inch	球状活性炭	0.7mL	1

総合カタログ 2025 号申し込み受付中!

島津ジーエルシーではこの度約 8 年ぶりに総合カタログを発行いたしました!  
本カタログでは、島津製作所製消耗品である Shim-pack シリーズや同社製バイアル Shim-vial などにも新たに掲載! そのほか、島津 GLC オリジナル製品、他社メーカー製品など総掲載品目数約 22,500 以上! 豊富なラインナップがこの 1 冊に!



こちらの二次元コードからお申し込みいただけます!  
詳しくは島津ジーエルシーウェブサイトをご確認ください。



告知

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。  
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。  
掲載価格は 2025 年 6 月発行時点のものです。

販売元

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当