

ATP拭き取り検査用ルミノメーター

乗り換えキャンペーン



ハイジーナ社以外のルミノメーターを利用中の方へ

ハイジーナ社の**最新モデル**／
エンシュアタッチが
無料となるお得なキャンペーン

詳細は
裏面を
チェック

エンシュアタッチが選ばれる理由

ATPだけでなく種々の検査結果を管理できます♪

☑ 衛生指標菌の菌数検査【マイクロスナップ】

一般生菌数、大腸菌、大腸菌群の菌数が6～7時間培養で測定できる!!

☑ アレルゲン検査【アラーズナップ】

☑ 食中毒菌検出検査【インサイト リステリア、サルモネラ】



確かな技術の世界から。




株式
会社

セントラル科学貿易

<http://www.cscjp.co.jp>



ATP拭き取り検査を行う方必見！ お得な乗り換えキャンペーン

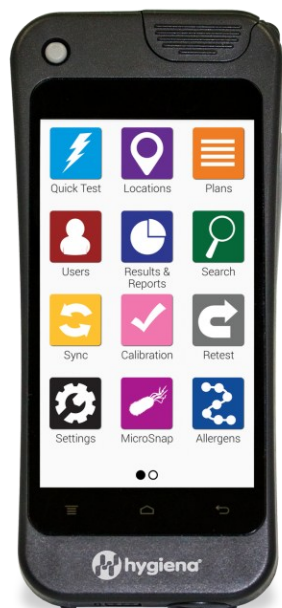

[キャンペーン対象機種]

エンシュアタッチ

***最新・ハイエンドモデル**

[標準価格]

308,000円(税別)

無料

で導入できるチャンスです!!

キャンペーン内容

ハイジーナ社ATP検査キットを**年間8箱(100本/1箱)のご購入**で
エンシュアタッチを無料で提供します

初回:3箱(100本×3箱)+12か月以内に5箱(100本×5箱)
合計8箱/年

*初回に3箱ご注文いただいた時点で、エンシュアタッチを無料で提供します

*対象の検査キットは UltraSnap, SuperSnap, AquaSnap です

*ご購入規定数に満たない場合は、装置をご返却いただくことがあります

豊富なラインナップ!! ATP検査による環境モニタリングをサポート



- ◆ UltraSnap(ウルトラスナップ)
優れた再現性・精度
- ◆ SuperSnap(スーパースナップ)
高感度、洗剤に高耐性
- ◆ AquaSnap(アクアスナップトータル・フリー)
工業用水処理装置や飲料メーカー様向け

問い合わせ

株式会社セントラル科学貿易 マイクロバイオ課 03-5627-8150

ハイジーナ社 ATP拭き取りキット 安心してご利用いただける エンシュアタッチの特長



より正確、より信頼性の高い結果

- 安定した液体試薬を使っている（他社製品はフリーズドライ試薬）
溶け残りがなく、綿棒で回収したATPとしっかり反応
- 部品点数が少なく、綿棒で回収したATPが失われるリスクを回避
綿棒がどこにも触れることなく液体試薬を投入できる
（他社製品は綿棒でアルミ箔を貫通させる様式）
- バックグラウンドノイズが低く、感度が高い



VS




溶け残りが心配な
フリーズドライ試薬

安定した液体試薬

他社製品との比較

●直線性と感度

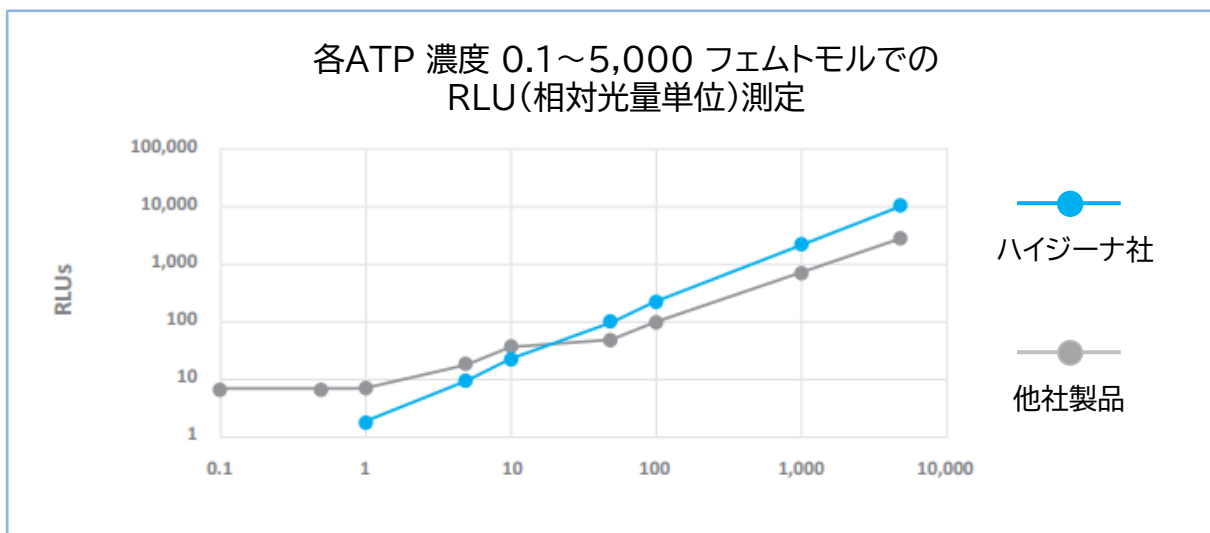


※ハイジーナ社製品はバックグラウンド信号0RLUを示し、**検出限界は1フェムトモル**。

完全な直線性を示した

一方他社製品は7.3RLUのバックグラウンド信号を示し、検出限界は約10フェムトモル
10フェムトモル未満で直線性が認められないことは、低レベルの汚染に対して
感度不足であることを示している。

●再現性

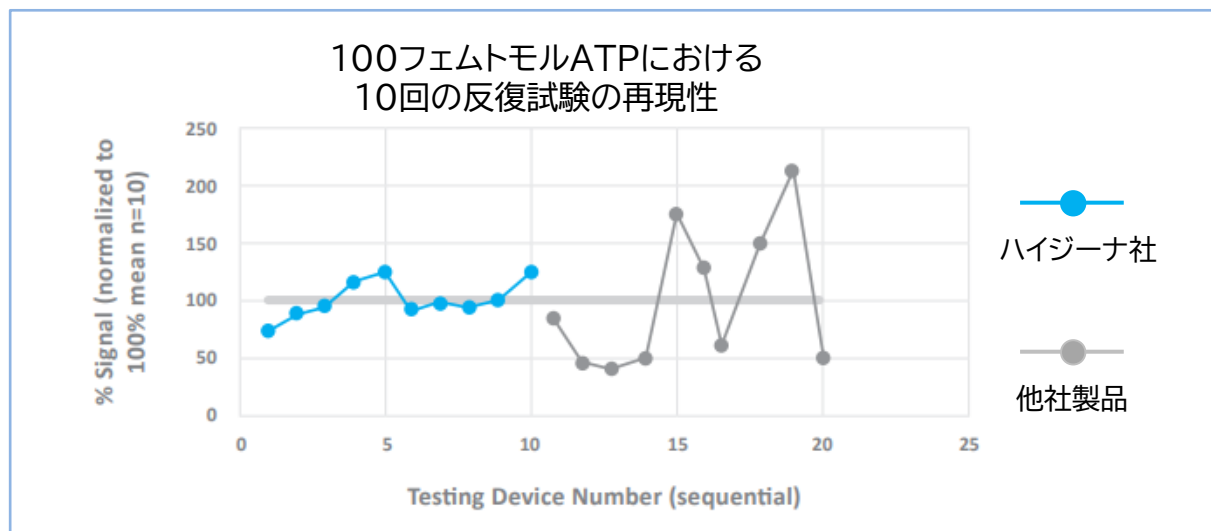

※100 フェムトモル ATP を 10 回測定した時の変動係数(CV)はハイジーナ製品 15.3%に対して他社製品は60.9%だった。これらの結果(高いバックグラウンド信号値7.3RLUおよび高いCV値60.9%)は、他社製品での12RLU未満の結果は信頼できる結果ではないことを示唆している
($7.3\text{RLU} \times 0.609(\text{CV}) = 4.45 + 7.3 = 11.75\text{RLU}$)。

その他、100フェムトモルATP の検出精度、機器間再現性、食品汚染の検出においてもハイジーナ社製品は優れた結果を示した。

拭き取り前に水道水で濡らす必要がなく、汚染のリスクが非常に低いことも特徴。

(他社製品との比較についての原文は[こちら](#)からお読みいただけます)

他社製品にはないエンシュアタッチのメリット

・ATPだけでなく種々の検査結果を管理できます

✓衛生指標菌の菌数検査【マイクロスナップ】

一般生菌数、大腸菌、大腸菌群の菌数を6～7時間培養で測定

✓アレルゲン検査【アラスナップ】

表面の残留タンパクの定性・半定量が可能

✓食中毒菌検出検査【インサイト リステリア、サルモネラ】

表面の食中毒菌の存在を24～48時間以内に判定



本キャンペーンに関するウェビナー開催します！

日時 2025年10月22日(水) 10:00～10:30 ※見逃し配信あり

開催方式 オンライン(teams)

内容 ルミノメーター乗り換えキャンペーンの詳細
ハイジーナ社ATP検査キット・装置の性能比較
ATP検査キット以外の検査キットの紹介

[ウェビナー申込・見逃配信申込はこちらから](#)

