



すこしの水で
しっかりキレイ

除菌ドライシート



160
枚入

好評発売中!!

CPC 除菌ドライシートとは？

- 少しいの水[※]で濡らすと、除菌効果を発揮するドライタイプの除菌シートです。
- ドライタイプのため、長期的保管に向いています。開封後も、保管条件を気にすることなく、手軽にご使用いただけます。
- 除菌成分CPC（塩化セチルピリジニウム）は衛生関連製品を中心に多数の仕様実績があり、汎用的に使用されています。

除菌成分であるCPC（塩化セチルピリジニウム）は、ウイルス不活化試験において、ウイルスを不活化することを確認しました。（一般社団法人 日本食品分析センターにて試験実施）

少しいの[※]



+

除菌成分



※ 最適な水分量：除菌ドライシート1枚あたり水分2g（小さじ約1/2）

こんな時に使用できます

少量の水で効果を発揮するため使用場所を選ばず、ご家庭や学校、高齢者施設や病院での日常生活から、防災備蓄用など様々なシーンでご使用いただけます。

いざという時の
防災備品として



身の回りのお掃除に



濡れた
テーブル拭きに



実験器具
の拭き取りに



裏話

KeepPureシリーズ Keep（保つ）+ Pure（キレイ、純粋な）の造語。
名前の由来

防災用に保管するというイメージの「keep」と、富士フイルム和光純薬のブランドイメージである「Pure」を組み合わせました。

除菌ドライシート

ワケンG Online-Shop
ワケングループオンラインショップ

掲載商品!!注文もできます。



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

Wako



除菌性能の試験

●ウェットタイプと同じ除菌性能テスト済み

一般財団法人日本衛生材料工業連合会の認定試験機関の「ウェットワイパー類の除菌性能試験方法」に準拠して、性能試験を実施しました。

[対象となる菌]

- ・大腸菌
- ・黄色ブドウ球菌

●試験結果と除菌性能


主成分CPCを配合した除菌ドライシート全体にJIS硬水を一定量含浸させ、除菌性能試験を行ない除菌効果を調べた結果です。

[対象となる菌]

- ・除菌ドライシート（JIS硬水2g含浸）・・・
大腸菌99.9%以上除菌／黄色ブドウ球菌99%以上除菌

除菌性能試験
黄色ブドウ球菌

洗い出しシャーレ
(原液 100 倍希釈)

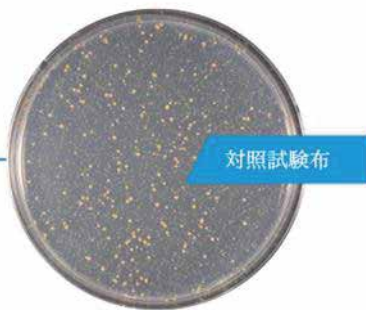

対照試験布



99%
以上除菌

除菌ドライシート

※一般社団法人 北里環境科学センターにて試験実施

製品情報

商品名	除菌ドライシート	
入数	1箱 (160枚×36パック入り)	1パック (160枚入り)
製品コード	296-36311	296-36311-1
希望納入価格 (税抜)	10,000円	-
シートサイズ	220mm×230mm	
ケースサイズ	240mm×720mm×340mm (縦×横×高さ) 1箱単位のサイズです	
原材料	再生紙	
紙に含まれる成分	塩化セチルピリジニウム (CPC) 、エドト酸二ナトリウム (EDTA-2NA)	

[注意事項]

- ・除菌効果は水分を含んだ状態で発揮されます (最適な水分量: 除菌ドライシート1枚あたり水分2g)。乾燥状態・過剰水分下では除菌効果は得られません。
- ・すべての菌を除菌できるわけではありません。
- ・CPCはすべてのウイルスを不活性化するわけではありません。
- ・皮膚に異常が見られる場合、使用を中止し、医師に相談してください。
- ・水で溶けませんのでトイレには流さないください。
- ・日のあたる場所や高温・多湿の場所を避けて保管してください。

本 社	〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地 TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
京 阪 奈	〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪46番地1 TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
滋 賀	〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1 TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410
神 戸	〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5 TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
大 阪	〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12番地8 TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

Home page <https://www.wakenhd.co.jp>